


SpongeSicle®


Instructions For Use

Instrucciones de Uso

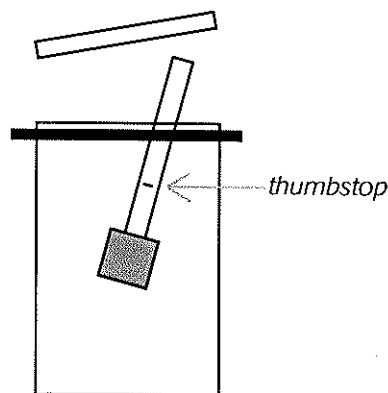


1. Back the handle of the SpongeSicle® out of the sample bag by pushing on the outside of the bag. Grasp the handle behind the thumbstop and remove from the sample bag.

1. Abrir la bolsa, desde el exterior de la bolsa dirija el mango azul hacia afuera, tome la esponja por el mango. NUNCA tocar mas halla de la marca ni la esponja.

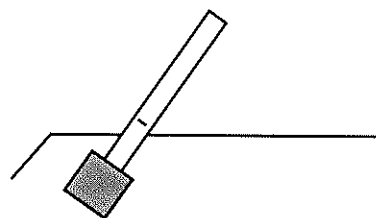

2. Swab the sampling surface area with the SpongeSicle®.

2. Frote la superficie para tomar la muestra con la esponja prehumedecida, use ambos lados de la esponja.

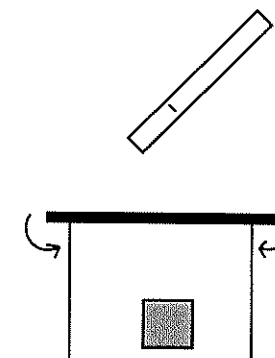

3. Insert sponge into sample bag. Pinch sponge from outside of the bag with thumb and forefinger, then bend handle back and forwards to break-off sponge at score mark below sponge edge. Fold down to close bag. The SpongeSicle® is ready to transport to the lab.

3. Regrese la esponja a la bolsa, no introducir el mango azul, romperlo sugetando la esponja (desde afuera de la bolsa) y doblando de un lado al otro el mango. Doble la bolsa y asegúrelas con las cintillas. Envíe la muestra al laboratorio.